



## 中性树胶

**产品货号:** AR0038

**产品名称:** 中性树胶

**产品批号:** 见外包装标签

**产品规格:** 30ml

**保存条件:** 室温保存, 至少一年有效。

**产品描述:** 按照每张片子滴加 20ul 计算, 本产品可以使用 1500 次。

**产品说明:** 显微技术上使用的优良封藏剂, 与加拿大树胶性质相似, 用途相同, 效果较好。

中性树胶与加拿大树胶相同, 是一种天然树脂, 经提炼与中和后溶解在二甲苯中成 60%溶液, 折光率与玻璃近似, 干燥后凝结成透明无色的固体, 没有收缩变黄、纹裂的弊病, 没有像加拿大树胶有年久变黄切片氧化退色等缺点。切片标本有苏木精、曙红、番红、固绿、洋红染色的, 保藏数年颜色无变化。许多整装标本如吸血虫、绦虫等寄生虫, 用中性树胶封固, 均能取得优良效果。目前中性树胶广泛使用在生物学, 医学作为生物切片封藏剂, 以及光学琉璃仪器的粘固剂。

**使用说明:** 封片方法很简单, 在载玻片中央滴加 20ul 中性树胶液 (注意要滴在一起否则容易有气泡), 然后把盖玻片慢慢放上去, 轻轻挤压, 树胶液会向外侧扩散至整个镜片, 通风晾几个小时后用棉球粘上二甲苯或者松节油把镜片边缘多余的树胶擦洗干净。然后再放在通风处晾干, 封片可常温保存。

### 注意事项:

1. 二甲苯有毒, 避免与皮肤或眼睛接触。封片时注意通风。
2. 使用完毕, 请注意拧好瓶盖。由于二甲苯会挥发, 会导致该试剂逐渐变得非常粘稠。本封片液本身有一定的粘稠性, 粘稠度略高于甘油, 但由于水分过度蒸发出现过于粘稠至不便使用或有微生物污染则宜丢弃。