



快速转膜液

产品货号: AR0042

产品名称: 快速转膜液

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 1L/包

保存条件: 室温保存, 至少一年有效。

产品说明:

本产品特有的快速转印配方, 可使转膜在 20-35min 内完成。同等条件下, 使用本转膜液, 可节省一半以上的时间(相比传统的转膜液)。在转膜过程中释放的热量很低, 可在常温条件下转膜。

配置方法: 溶于适量的蒸馏水中, 加入100ml甲醇或乙醇, 定容至1L。

使用说明:

转印电流建议设定恒流 400mA, 对于30-100kD的蛋白(建议使用10%浓度的胶), 25-30分钟即可完成转印; 小于60kD的蛋白(建议使用12%浓度的胶), 20-25分钟即可完全转印; 大于 100kD的蛋白(建议使用8%浓度的胶), 建议延长至 35-40 分钟。

注意事项:

1. 对于厚度1.5mm的胶, 应适当增加转膜时间5-10min, 以保证转膜效果; 对于厚度0.75mm的胶, 应适当减少转膜时间5-10min, 以保证转膜效果。
2. 转膜过程中释放的热量很低, 在常温条件下转膜。