



丽春红染色液(10×)

产品货号: AR0142

产品名称: 丽春红染色液(10×)

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 12ml (10X)

产品保存: 4℃保存, 一年有效。

产品说明:

印迹膜丽春红染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜 (NC 膜) 上的蛋白的检测。染料带负电荷, 可以与带正电荷的氨基酸残基结合, 同时染料也可以与蛋白的非极区相结合, 从而形成红色的条带。染料对蛋白的染色是可逆的, 染色后可以用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液洗去。本试剂使用方便, 本底低, 灵敏度较高, 对蛋白的检测下限是 250ng。

使用方法:

1. 临用前用蒸馏水将染色液稀释成 1 倍的工作液。
2. 将膜浸没在染色液中, 摇床震荡 3-5 分钟或更长时间, 直至出现清晰条带, 对结果做适当记录。
3. 用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次, 每次 3-5 分钟, 去除染料, 可进行后续的免疫检测实验。

注意事项:

丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。