



X 光片背景去除液试剂盒

产品货号: AR0154

产品名称: X 光片背景去除液试剂盒

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 背景去除液 A 液 100ml

背景去除液 B 液 100ml

产品保存: 4°C保存, 一年有效。

产品说明:

适用于免疫印迹压片法检测的试验,例如常规的 Western、Northern、Southern、EMSA 胶片等。

使用方法:

1. X 光片背景去除液工作液的配制: 使用时, 将等体积溶液 A 和溶液 B 混合, 用水稀释至 3 倍的体积。
2. 带好橡胶手套, 把要去除背景的底片放在清水里充分浸湿, 以防止背景去除不均匀产生痕迹。
3. 把浸湿的底片放入配好的 X 光片背景去除液工作液里均匀浸泡, 隔一分钟要把底片取出观察, 根据观察底片黑度来确定是否已达到背景去除效果, 如果已经达到要求, 立即把底片放入清水里冲洗干净, 然后烘干。

注意事项:

1. 配制好的工作液一定不能放置时间太长, 最好效果是马上使用。去除背景过程中药液由浅绿色变为无色说明药液已无效力, 需重新配制。
2. 一定选在明亮的地方处理, 可以将药液稀释后使去除背景作用变慢, 经常搅动或手拿底片两端来回运动, 随时观察底片黑度, 适合了立即水洗。
3. 对于局部背景偏差, 可以采用全部背景去除加局部逐渐拉动背景去除的方法将局部背景去除。